

# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

ChemTek™ 38-628

|  | Kemiallinen aine         | Breakthrough Time | Protection Index | CAS Number | Viral. kappale   | EN-normit  |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|  | Asetoni                  | > 480             | 6                | 67-64-1    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Asetonitrili             | > 480             | 6                | 75-05-8    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Bentseeni                | > 480             | 6                | 71-43-2    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Butyyliasetaatti         | 132               | 4                | 123-86-4   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Dietyyliamiini           | 57                | 2                | 109-89-7   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Dietyylieetteri          | 34                | 1                | 60-29-7    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Dimetyyliasetamidi       | > 480             | 6                | 127-19-5   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Dimetyyliformamidi       | > 480             | 6                | 68-12-2    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Etikkahappo, jäätikka    | > 480             | 6                | 64-19-7    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Etyyliasetaaatti         | 183               | 4                | 141-78-6   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Fenoli 90%               | > 480             | 6                | 108-95-2   | Force Technology | 374-3:2003 |
|  | Fluorivety 3.0, vedetön  | > 480             | 6                | 7664-39-3  | Force Technology | 374-3:2003 |
|  | Formaldehydi 35%         | > 480             | 6                | 50-00-0    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Heksaani                 | > 480             | 6                | 110-54-3   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Heptaani                 | > 480             | 6                | 142-82-5   | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Hiilidisulfidi           | > 480             | 6                | 75-15-0    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Ksyleeni                 | > 480             | 6                | 1330-20-7  | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Metyleenikloridi         | 112               | 3                | 75-09-2    | Centexbel        | 374-3:2003 |
|  | Metyyli-t-butyylieetteri | < 5               | 0                | 1634-04-4  | Centexbel        | 374-3:2003 |

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

| 0             | 1             | 2     | 3                  | 4       | 5              | 6     |
|---------------|---------------|-------|--------------------|---------|----------------|-------|
| < 10          | 10-30         | 30-60 | 60-120             | 120-240 | 240-480        | > 480 |
| Ei suositeltu | Roiskesuojaus |       | Keskitason suojaus |         | Korkea suojaus |       |

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)



# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

ChemTek™ 38-628

|  | Kemiallinen aine       | Breakthrough Time | Protection Index | CAS Number | Viral. kappale | EN-normit  |
|--|------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|
|  | Metyylialkoholi        | > 480             | 6                | 67-56-1    | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Metyylietyyliketoni    | 440               | 5                | 78-93-3    | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Natriumhydroksidi, 40% | > 480             | 6                | 1310-73-2  | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Perkloorieteeni        | > 480             | 6                | 127-18-4   | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Pyridiini              | > 480             | 6                | 110-86-1   | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Rikkihappo, 96%        | > 480             | 6                | 7664-93-9  | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Tetrahydrofuraani      | 17                | 1                | 109-99-9   | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Tetrakloorieteeni      | >480              | 6                |            | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Tolueeni               | > 480             | 6                | 108-88-3   | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Trikloorietyleeni      | > 480             | 6                | 79-01-6    | Centexbel      | 374-3:2003 |
|  | Typpihappo, 70%        | > 480             | 6                | 7697-37-2  | Centexbel      | 374-3:2003 |

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

| 0             | 1             | 2     | 3                  | 4       | 5              | 6     |
|---------------|---------------|-------|--------------------|---------|----------------|-------|
| < 10          | 10-30         | 30-60 | 60-120             | 120-240 | 240-480        | > 480 |
| Ei suositeltu | Roiskesuojaus |       | Keskitason suojaus |         | Korkea suojaus |       |

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

